

НОВИНКА: СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ DURAN® УМНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Для предотвращения загрязнения при реакционном процессе и в лабораторной среде DWK Life Sciences разработали особенно безопасный вариант крышки: инновационная силиконовая крышка DURAN®

Универсальность: Новая силиконовая крышка DURAN® подходит для широкого спектра применения, поскольку ее можно использовать для закрытия и герметизации многочисленных лабораторных контейнеров различной формы.

Безопасность: Автоклавизируемая силиконовая крышка DURAN® плотно прилегает к контейнеру и защищает содержимое от пыли и брызг. Встроенные натяжные язычки позволяют легко снимать и надевать крышку как вручную так и в перчатках.

Идентификация: Три различных цвета (розовый, голубой и зеленый) и дополнительное поле для записей позволяют легко маркировать различные образцы.

Устойчивость: Силиконовые крышки DURAN® пригодны для многократного использования, легко чистятся и не теряют своих свойств при мытье в посудомоечной машине. Это приводит к меньшему объему отходов и снижению воздействия на окружающую среду.



НОВАЯ ИДЕЯ: ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОМ

Благодаря своей превосходной растяжимости силиконовая крышка DURAN® может использоваться для закрытия большого спектра емкостей различных диаметров и форм. Широкие накладывающиеся стороны силиконовой крышки хорошо обхватывают отверстие. Это удобно, например, при смешивании, для избежания утечки или разбрызгивания реакционной среды. Благодаря свойствам материала силиконовые крышки DURAN® легко чистить, их можно использовать повторно и они представляют собой экологически чистую и экономичную альтернативу другим типам крышек и пленок.

Три варианта размера, три ярких цвета, универсальные и простые в использовании: новый оптимальный способ закрытия.

РАБОТА С СИЛИКОНОВОЙ КРЫШКОЙ



Поместите край горла емкости в канавку, расположенную на внутренней поверхности крышки.



Одной рукой прижмите силиконовую крышку к внешнему краю горла, а другой натяните остальную часть крышки, используя язычки, на всё отверстие.



Для обеспечения правильной посадки силиконовой крышки она должна быть плотно посажена на емкость.

СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА

Группы веществ + 23 °C	Силикон
Ацетон	++
Ацетонитрил	+
Хлороформ	++
Дихлорметан	++
Диметилформамид	+
Диметилсульфоксид	++
Эфир (диэтиловый эфир)	++
Этанол	++
Гексан	++
Изопропанол	++
Метанол	++
Тетрагидрофуран (ТГФ)	++
Толуол	+

++ = очень хорошее сопротивление
+ = от хорошего до условного сопротивления

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ И ЗАКАЗЕ

Размер	Диаметр отверстия	Подходит для*					шт/упак	Артикул		
		Стакан		Колба Эрленмейера		Цилиндр		розовый	голубой	зелёный
		низкая форма	высокая форма	узкое горло	широкое горло	HF = высокая форма LF = низкая форма				
S	Растяжимость Ø 43 – 61 mm	50 ml 100 ml	50 ml 100 ml 150 ml	800 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml	200 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml	500 ml (HF) 250 ml (LF)	1	29 110 1119	29 110 1127	29 110 1135
M	Растяжимость Ø 64 – 76 mm	150 ml 250 ml	250 ml 400 ml	-	-	1000 ml (HF) 500 ml (LF) 1000 ml (LF) 2000 ml (LF) 2000 ml (HF)	1	29 110 2115	29 110 2123	29 110 2131
L	Растяжимость Ø 84 – 116 mm	400 ml 600 ml	600 ml 800 ml	-	-	-	1	29 110 3111	29 110 3128	29 110 3136
Набор S-M-L по 1 штуке каждого размера							3	29 110 0011	29 110 0028	29 110 0036

* Указаны только некоторые совместимые емкости. Крышки можно использовать и с емкостями других форм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Силиконовая крышка DURAN® изготовлена из эластичного силикона, химически стойкого и жаропрочного. Рекомендуемая температура применения от -40 до +180 °C.

Примечание: Обратите внимание, что длительное воздействие растворителя может привести к набуханию материала. Использование продукта при непосредственном контакте с растворителем должно быть проверено и оценено пользователем до начала испытания. Кроме того, необходимо соблюдать общие меры по охране труда и технике безопасности.



000 «Глювекс»
115114, г. Москва,
набережная Дербеневская,
д. 11, корп. Б, офис 205

Тел.: +7 (499) 270-16-62
Факс: + 7 (499) 270 16 63
e-mail: sales@gluvex.com
www.gluвexlab.com

